


Nettoyez intensément le plateau exclusivement avec de l'acétone. Ne plus le touchez après cela avec les mains nues.



Marquer la position des bandes adhésives avec un crayon **sans toucher le plateau avec la main.**

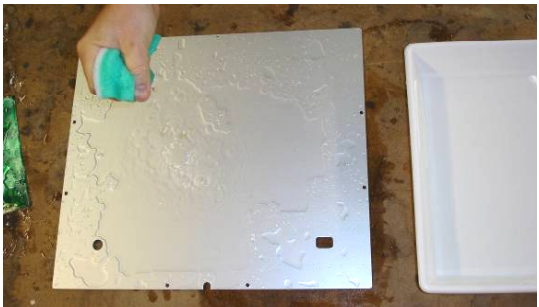


Mouillez abondamment le plateau avec de l'eau.




Un film de protection transparent est appliqué des deux côtés de la surface adhésive (200mm x 200mm). Retirez le côté le moins adhérent.



Trempez les bandes adhésives dans un bac remplis d'eau.

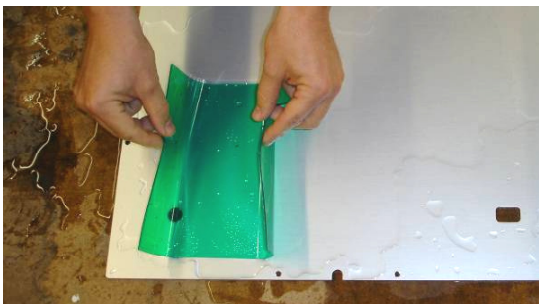

Appliquez la surface adhésive trempée sur le plateau. Couvrez également les niches pour le cône de la table – (surtout ne pas les découper) Les bandes adhésives peuvent être glissées et positionnées facilement maintenant. Ajoutez simplement de l'eau sur le plateau si la surface colle déjà.

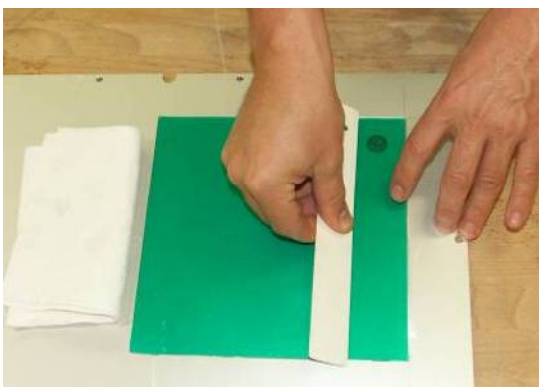

Chassez l'eau et les bulles d'air en utilisant une règle et absorbez l'eau avec du papier absorbant doux (répétez cette opération si nécessaire).




Appuyez et frottez les bandes adhésives en utilisant un papier absorbant doux.



Laissez reposer avant usage, la propriété adhérente se développant entièrement environ en 24 heures.

N'enlevez la deuxième côté du film de protection qu'après cela. Le plateau est maintenant prêt à l'usage.

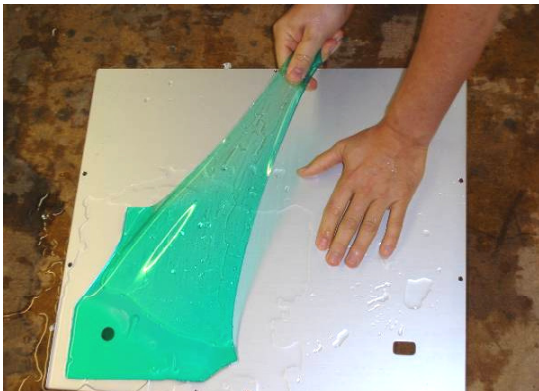

Les bandes adhésives sont réutilisables. Mouillez-les abondamment avec de l'eau et retirez-les lentement de façon oblique pour corriger leur position sur le plateau ou pour les appliquer sur un autre plateau.

Posez les bandes adhésives dans un bac remplie d'eau et attendez environs 1 heure. Elles adoptent leurs formes originales.

Vous pouvez à nouveau recoller la bandes comme décrit ci-dessus.